

# HIRODA®

## ポケットスケール

### 廣田牌專業型電子口袋秤

#### DIGITAL POCKET SCALE

## RX-30 (30g x 0.001g)

## 使用說明書

## Instruction Manual



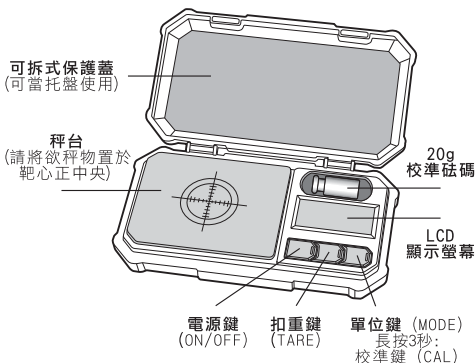
廢電池請回收



中文版

非常感謝您選購廣田牌RX-30專業型電子口袋秤。使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以確保本產品達到最佳效能。第一次使用時，請先檢查並移除電池隔源片或其塑膠包裝。本產品為精密測量儀器，請細心操作使用。

## A. 部件及按鍵功能介紹



- 本機於無操作動作180秒後，將自動關機以達省電保護功能。
- 本機使用AAA電池(4號)x2顆。更換電池時，請依照電池槽圖所指示、確認正負極方向安裝電池。
- 本產品所附電池汞含量符合環保署規定。

## B. 基本操作

1. 請將本電子秤輕置於平坦台面上。
2. 按一下[電源] (ON/OFF) 鍵。
3. 等候螢幕數字歸零。(螢幕左下角並將顯示“●”，表示本機已成功穩定就緒。)
4. 將欲秤物品置於秤台上，螢幕將顯示該物品重量。
5. 單按[單位] (MODE) 鍵可以切換重量單位：  
公克(g)、盎司(oz)、格令(gn)、克拉(ct)、金衡盎司(ozt)、英錢(dwt)。

## C. 扣重操作(又稱:去皮、容器秤量)

1. 請開機前預先放置托盤或容器於秤台上。
2. 如上述基本操作來開機，等候螢幕數字歸零。
3. 將欲秤物品置於托盤或容器上，本機將自動扣除托盤或容器重量，只顯示物品淨重。  
或：
  1. 如上述基本操作來開機。
  2. 將托盤或容器置於秤台上。
  3. 按一下[扣重] (TARE) 鍵，等候螢幕數字歸零。
  4. 將欲秤物品置於托盤或容器上，本機將自動扣除托盤或容器重量，只顯示物品淨重。

## D. 砝碼校準操作

本電子秤已在出廠前預先校準，第一次使用時，您無須進行校機動作。只有當螢幕顯示出“OUE2”，表示本電子秤已受到不當操作、超載或過度晃震之故無法正確運作時才須進行砝碼校機操作。 **注意：請使用本機附屬或正確重量(20g)的校準砝碼，否則校機結果將會不正確！**

1. 按一下[電源] (ON/OFF) 鍵以開機，並等候螢幕數字歸零。
2. 按下並長壓[單位] (MODE) 鍵3秒，直到螢幕顯示“CAL”。
3. 再按一次[單位] (MODE) 鍵，螢幕會閃爍其“CAL”字樣，接著並閃爍顯示所需的校準砝碼重量：“20g”。
4. 此時請放置本機附屬的20g公克校準砝碼於秤台中央，靜待螢幕顯示“PASS”並自動回歸於正常操作模式，表示您已成功校準此秤！



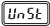

## E. 重要事項

1. 請勿置放超過最大載量的物品於秤台上，否則可能會導致本機永久性損壞。
2. 請避免摔落本電子秤。本保證書不負責由於摔落、遭受外來重力，或重量超載所造成的損壞。
3. 請避免暴露本電子秤於極冷或極熱環境。
4. 保持本電子秤清潔，請收置於乾燥環境。避免灰塵、污垢和液體滲入本機內，這些因素可能會招致精密度和準確性的負面影響。請避免使用於會發射電磁波的設備附近，例如電腦、收銀機和手機等。
5. 請在平坦穩定平面上執行操作本電子秤，並確認四周環境無震動或空氣流動等干擾因素。

## F. 疑難排解

當本電子秤無法正確運作時，一般的問題通常是電池電力耗竭、錯誤的校準操作、物品超過最大載量、在不平坦的地方操作。本產品為精密測量儀器，請細心操作使用。

螢幕顯示訊息及解決方法：

-  低電顯示，請更換電池。
-  物品重量超過此秤最大載量。請立即將物品移除！
-  請在更穩定或平坦之平面上操作。
-  請參照說明書進行砝碼校機以重設本電子秤。